

Lynvejledning til MagBinder® Fit²⁴

Revisionsnr.: 1.0

Besøg www.omegabiotek.com for en brugervejledning, der kan downloades, og som indeholder yderligere protokoller, fejlfindingstips og bestillingsoplysninger.





Før start:

- MagBinder® Fit²⁴ skal installeres på en stabil, jævn overflade, der kan rumme instrumentets vægt (34 kg) og dimensioner (400 mm x 530 mm x 480 mm). Sørg for, at det dedikerede arbejdsområde er rent, ryddeligt og fri for forhindringer, der kan forstyrre driften af instrumentet på mindst 10 cm.
- Brug de værktøjer, der følger med instrumentet, til at frigøre konstruktionen til vandret bevægelse og den magnetiske arm, før der tændes for instrumentet.
- Kontrollér og bekræft, at instrumentets spænding er korrekt, før det tilsluttes. Instrumentet skal tilsluttes et dertil beregnet elektrisk kredsløb, der kan levere 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, med mindst 5 A.
- Installationsstedet skal være godt ventileret for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation omkring instrumentet.
- Sørg for, at installationsstedets temperatur og luftfugtighed er inden for det anbefalede område. Installationsstedets omgivende temperatur skal holdes på mellem 10 °C og 35 °C (50 °F og 95 °F) for at sikre instrumentets optimale ydeevne. Den relative luftfugtighed på installationsstedet skal holdes på ≤ 70 %. Brug om nødvendigt en temperatur- og fugtighedssensor til at overvåge disse forhold.

Bemærk: Denne vejledning er ikke en erstatning for betjeningsvejledningen. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før instrumentet tages i brug.


1. Udpakning af udstyr

Tag forsigtigt instrumentet ud af emballagen, og anbring det på en stabil, jævn overflade. MagBinder® Fit²⁴ vejer ca. 34 kg og det anbefales, at to personer løfter instrumentet sammen. Sørg for, at alle komponenter er til stede (se "Udstyrets indhold" på side ii i vejledningen). Fjern tapen, der holder lågen. Åbn lågen, og fjern skummet. Brug den medfølgende 3 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne, og tag den røde støtte ud for at frigøre den magnetiske arm, som vist nedenfor.

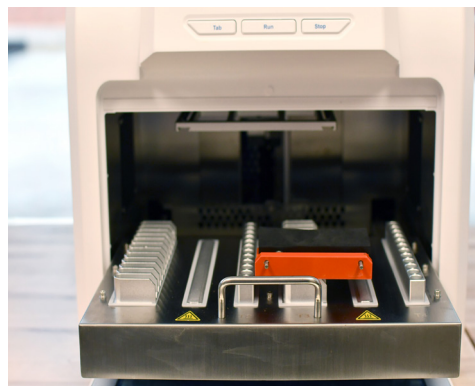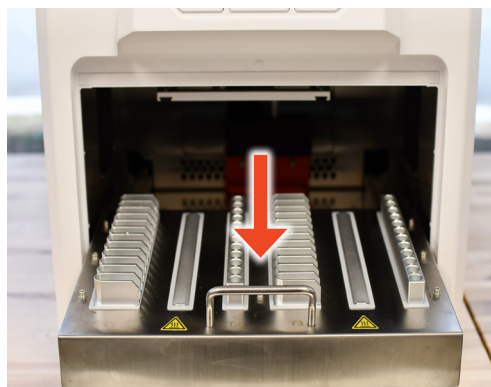

2. Placering af bakkestøtter

Når platformen er trukket ud, placeres bakkestøtterne som vist nedenfor. Placer støtten med tallet "1" til venstre og støtten med tallet "2" til højre.

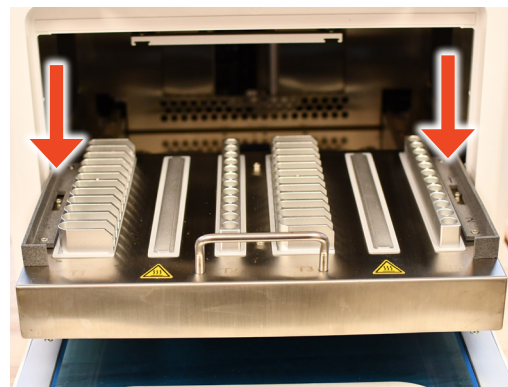

Lynvejledning til MagBinder® Fit²⁴

3. Tilslutning af strøm

Sæt den ene ende af elledningen i instrumentstikket og den anden ende i stikkontakten (vekselstrøm 100-240 V). Tænd på afbryderkontakten bag på instrumentet.


4. Kør MagBinder® Fit²⁴-kvalifikationssættet

Hvis instrumentet anvendes for første gang eller til periodisk reevaluering, skal MagBinder® Fit²⁴-kvalifikationssættet udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Bemærk: Der følger ét kvalifikationssæt med enheden på tidspunktet for det oprindelige køb (sendes separat). Yderligere sæt sælges separat og kan fås på www.omegabiotek.com.


5. Klargøring af reagenser

Anbring reagenskassetterne og elueringsrørene i bakken i alle de tilsvarende positioner. Åbn lågen, skub platformen ud, og sæt bakken tilbage på platformen. Tryk reagenskassetterne og elueringsrørene godt sammen for at sikre, at de sidder godt fast i varmeblokken på platformen. Skub langsomt platformen tilbage i instrumentet.

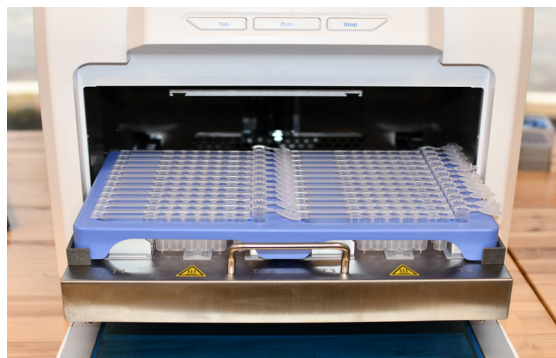

6. Indføring/fjernelse af spidskamme

Indsæt spidskammen ved at skubbe den helt ind på monteringsrillerne, der sidder oven på den magnetiske arm. Skub spidskammen helt bagud, så den sidder godt fast. Fjern spidskammen ved at trække den ud af monteringsrillen. Bortskaf spidskammene i den korrekte affaldsbeholder.

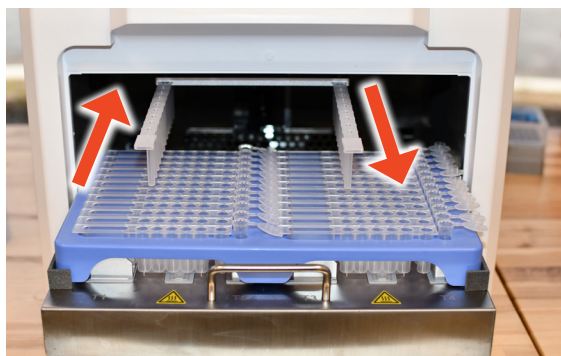

7. Betjening af instrumentet

For detaljer om kørsel af scripts, oprettelse af scripts, indstillinger og generel betjeningsprocedure henvises til betjeningsvejledningen, der findes på det medfølgende USB-drev.