

MagBinder® Fit²⁴ gyors üzembehelyezési útmutató

Átdolgozás száma: 1.0

Kérjük, látogasson el a www.omegabiotech.com weboldalra a további protokollokat, hibaelhárítási tanácsokat és rendelési információkat tartalmazó, letölthető felhasználói kézikönyvért.





Indítás előtt:

- A MagBinder® Fit²⁴ műszert stabil, vízszintes felületre kell telepíteni, amely alkalmas annak megtartására a műszer tömege (34 kg) és általános méretei (400 mm x 530 mm x 480 mm) figyelembe vételével. Gondoskodjon róla, hogy a kijelölt munkaterület tiszta, rendezett és minden olyan akadálytól mentes legyen, amely zavarhatja a műszer működését, legalább 10 cm helyet hagyva körülötte.
- A műszerhez mellékelt eszközökkel oldja ki a vízszintes mozgásszerkezetet és a mágneses kart a bekapcsolás előtt.
- A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a műszer megfelelő feszültségét. A műszert olyan elektromos áramkörhöz kell csatlakoztatni, amely képes 100-240V AC áramellátásra, 50/60 Hz minimum 5 A áram biztosítására.
- A műszer körüli megfelelő levegőáramlás biztosítása érdekében a telepítés helyét úgy kell kiválasztani, hogy jó szellőzést biztosítson.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítés helyszínének hőmérséklete és páratartalma az ajánlott tartományon belül legyen. A készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében a telepítés helyének környezeti hőmérsékletét 10 °C és 35 °C (50 °F és 95 °F) között kell tartani. A telepítés helyének relatív páratartalmát ≤ 70%-on kell tartani. Ha szükséges, használjon hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt az ilyen körülmények megfigyelésére.

Megjegyzés: Ez az útmutató nem helyettesíti a kezelői kézikönyvet. A készülék használata előtt alaposan olvassa el a kezelői kézikönyvet.


1. A berendezés kicsomagolása

Óvatosan vegye ki a műszert a csomagolásából, és helyezze stabil, vízszintes felületre. A MagBinder® Fit²⁴ tömege kb. 34 kg, és ajánlott, hogy két személy emelje fel a műszert. Győződjön meg róla, hogy minden komponens megvan (lásd a „Berendezések tartalma” részt a ii. oldalon). Távolítsa el az ajtót tartó ragasztószalagot. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a habszivacsot. A mellékelt 3 mm-es imbuszkulccsal távolítsa el a csavarokat, és vegye ki a piros tartót a mágneses kar kioldásához, az alábbiak szerint.

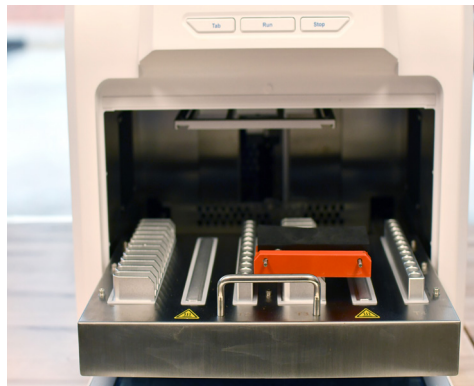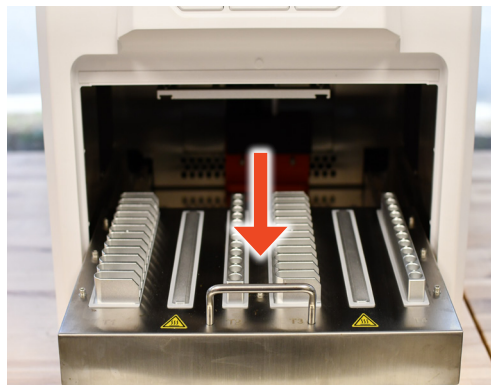

2. A tálcátartók elhelyezése

A kihúzott munkalapon helyezze el a tálcátartókat az alábbi ábrán látható módon. Helyezze az „1.” számú tartót a bal, a „2.” számú tartót pedig a jobb oldalra.

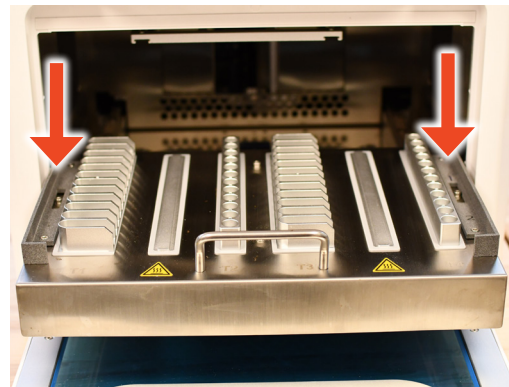

MagBinder® Fit²⁴ gyors üzembehelyezési útmutató

3. Csatlakoztatási teljesítmény

Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a műszer foglalatához, a másikat pedig a hálózati aljzathoz (100–240 V AC). Kapcsolja be a műszer hátulján található főkapcsolót.


4. A MagBinder® Fit²⁴ minősítési készlet futtatása

Ha a műszert első alkalommal vagy időszakos újraértékelés céljából használja, a gyártó utasításainak megfelelően végezze el az eljárást a MagBinder® Fit²⁴ minősítési készlettel.

Megjegyzés: Az egységhez egy minősítőkészletet mellékelünk az eredeti vásárlás időpontjában (külön szállítjuk). A további készletek külön vásárolhatók meg, és a www.omegabiotek.com weboldalon érhetők el.


5. Reagensek előkészítése

Helyezze a reagenskazettákat és az elúciós csöveket a tálcába, mindet a megfelelő pozícióba. Nyissa ki az ajtót, csúsztassa ki a munkalapot, és helyezze a tálcát a munkalapra. Határozottan nyomja meg a kazettákat és az elúciós csöveket, hogy azok szorosan illeszkedjenek a munkalapon lévő hőblokkba. Lassan csúsztassa vissza a tartólemezt a műszerbe.

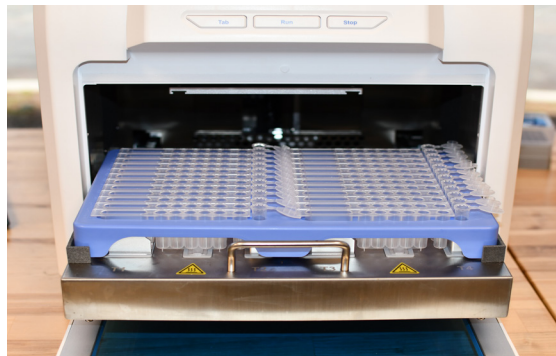

6. A hegyfésűk behelyezése/eltávolítása

Helyezze be a hegyfésűt úgy, hogy teljesen benyomja a mágneses kar tetején található rögzítőhornyokba. Nyomja a hegyfésűt teljesen hátra, hogy rögzüljön. Távolítsa el a hegyfésűket úgy, hogy kihúzza azokat a rögzítőhoronyból. Dobja ki a hegyfésűket a megfelelő hulladékgyűjtőbe.

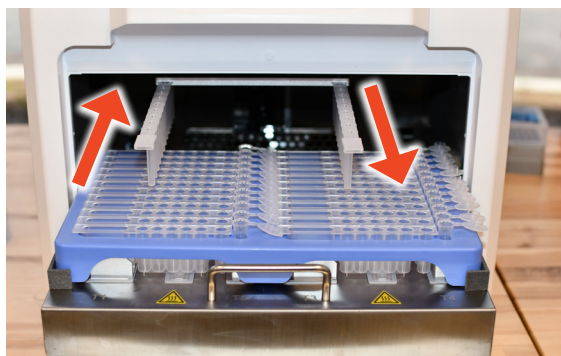

7. A műszer működtetése

A parancsfájlok futtatásával, a parancsfájlok létrehozásával, a beállításokkal és az általános működési eljárással kapcsolatos részleteket a mellékelt USB-meghajtón található használati útmutatóban találja.