

Hurtigveiledning for MagBinder® Fit²⁴

Revisjonsnr.: 1.0

Gå til www.omegabiotech.com for en nedlastbar brukerhåndbok som inneholder ytterligere protokoller, feilsøkingstips og bestillingsinformasjon.





Før du starter:

- MagBinder® Fit²⁴ må installeres på en stabil, jevn overflate som kan håndtere vekten (34 kg) og dimensjonene (400 mm x 530 mm x 480 mm) til instrumentet. Sørg for at det utpekte arbeidsområdet er rent, ryddig og fritt for hindringer som kan forstyrre driften av instrumentet, med en klaring på minst 10 cm.
- Bruk verktøyene som følger med instrumentet, til å frigjøre den horisontale bevegelsesstrukturen og den magnetiske armen før du slår på.
- Kontroller og bekreft riktig spenning på instrumentet før du kobler til. Instrumentet må kobles til en dedikert elektrisk krets som kan levere 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, med minst 5 A.
- Installasjonsstedet skal være godt ventilert for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt instrumentet.
- Kontroller at temperaturen og luftfuktigheten på installasjonsstedet er innenfor det anbefalte området. Omgivelsestemperaturen på installasjonsstedet må holdes mellom 10 °C og 35 °C (50 °F og 95 °F) for å sikre optimal ytelse av instrumentet. Den relative fuktigheten på installasjonsstedet skal holdes ved ≤ 70 %. Bruk om nødvendig en temperatur- og fuktighetssensor til å overvåke disse forholdene.

Merk: Denne veiledningen er ikke en erstatning for brukerhåndboken. Les brukerhåndboken nøye før du bruker instrumentet.


1. Utpakking av utstyret

Ta instrumentet forsiktig ut av emballasjen og plasser det på en stabil, jevn overflate. MagBinder® Fit²⁴ veier ca. 34 kg, og det anbefales at to personer løfter instrumentet sammen. Sørg for at alle komponenter er til stede (se «Utstyrsinnhold» på side ii i håndboken). Fjern teipen som holder luken. Åpne luken og fjern skumgummien. Bruk den medfølgende 3 mm sekskantnøkkelen til å fjerne skruene og ta ut den røde støtten for å frigjøre den magnetiske armen, som vist nedenfor.

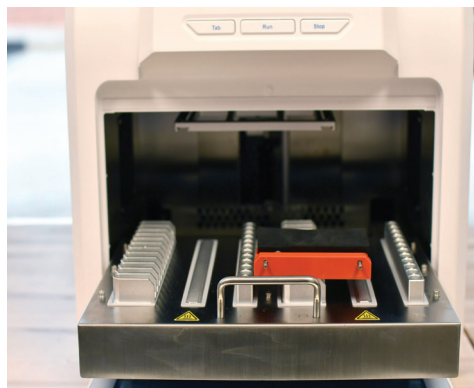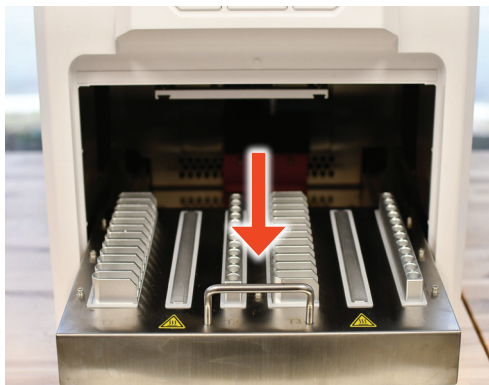

2. Plassere brettstøttene

Plasser brettstøttene som vist nedenfor mens platen er trukket ut. Plasser støtten nummerert «1» til venstre og støtten nummerert «2» til høyre.

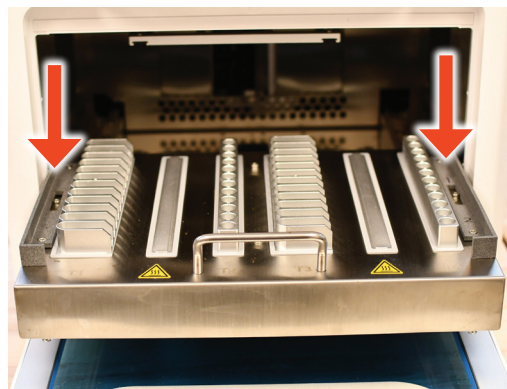

Hurtigveiledning for MagBinder® Fit²⁴

3. Koble til strøm

Koble den ene enden av strømledningen til instrumentkontakten og den andre til stikkontakten (vekselstrøm 100–240 V). Slå på strømbryteren bakpå instrumentet.


4. Kjør MagBinder® Fit²⁴-kvalifikasjonssettet

Hvis instrumentet brukes for første gang, eller ved periodisk reevaluering, skal MagBinder® Fit²⁴-kvalifikasjonssettet kjøres i henhold til produsentens instruksjoner.

Merk: Ett kvalifikasjonssett følger med enheten på kjøpstidspunktet (leveres separat). Ytterligere sett selges separat og er tilgjengelig på www.omegabiotek.com.


5. Klargjøre reagenser

Plasser reagenspatronene og elueringsrørene i brettet i alle tilsvarende posisjoner. Åpne luken, skyv ut platen og plasser brettet tilbake på platen. Trykk reagenspatronene og elueringsrørene godt ned for å sikre at de sitter godt i varmeblokken på platen. Skyv platen langsomt tilbake inn i instrumentet.

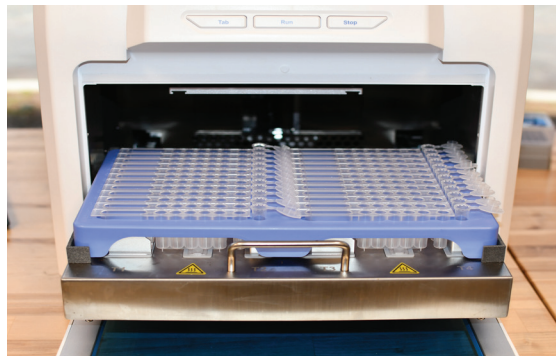

6. Innsetting/fjerning av spisskammer

Sett inn spisskammen ved å skyve den helt inn i monteringsporene på toppen av den magnetiske armen. Skyv spisskammen helt bak slik at den festes forsvarlig. Fjern spisskammene ved å trekke dem ut av monteringsporet. Kast spisskammene i riktig avfallsbeholder.

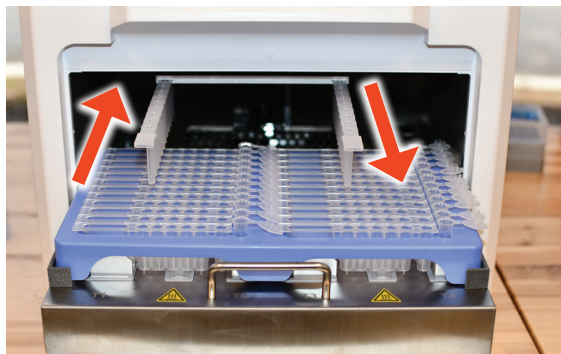

7. Betjening av instrumentet

For detaljer om kjøring av skript, oppretting av skript, innstillinger og generell driftsprosedyre, se brukerhåndboken som finnes på USB-minnepinnen som følger med.